

茂鑫实业（上海）有限公司

Tel : 021-31663595 Fax : 021-33275699

上海市徐汇区桂平路481号18号楼4楼F1-2

咨询热线：400-635-1760

<http://www.mx-industry.com>



您身边最用心最专业的仪器供应商

爱护你的显微镜，清洁你的显微镜

保护你的显微镜

- 潮湿，蒸汽，酸性，碱性和腐蚀性的物质，不要让化学制品靠近你的显微镜；
- 操作不当，倍率限位，光学系统拆卸；
- 油脂，不要在导轨和机械零件上涂抹油脂。

灰尘和油污会影响你的检测结果，因此：

- 不用的时候，用防尘罩盖上你的显微镜；
- 防尘罩要盖过开口，目镜，目镜筒；
- 用橡胶吹球和软毛刷清除灰尘；
- 用特殊的清洁布和纯酒精来清洁目镜和物镜；
- 不用的配件要存放在无尘的环境中。

清洁塑料部件

各种各样的由塑料和塑料涂层制造的零件，触摸和操作的时候会感觉很舒服。但是使用不合适的清洁剂引起的不正确的清洁，会损坏塑料。请注意以下什么该做，什么不该做：

永远不要清洁塑料：

- 用超声波清洗器，塑料会变得非常脆弱，最终破损；
- 腐蚀剂或者丙酮，包含化学物质比如乙醚；
- 任何其他的有机溶剂，酒精和异丙醇除外。

清洁塑料，要安全的使用：

- 温和的肥皂水，洗完后再用纯净水擦洗一遍；
- 酒精（工业酒精）和异丙醇。